


Austausch der Sammelflasche

1. Öffnen Sie die Steckverbindung auf dem Deckel der Sammelflasche

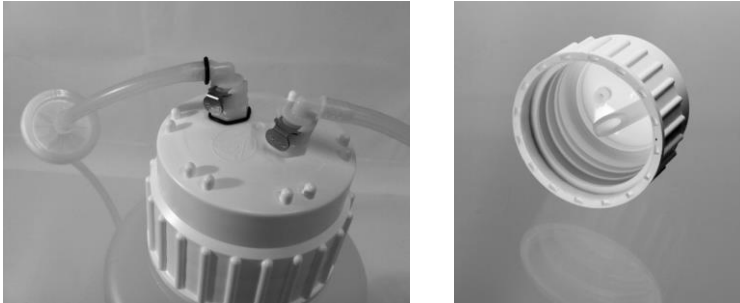

2. Heben Sie die Sammelflasche aus der Ringschale bzw. Flaschenhalterung
3. Nehmen Sie eine neue oder die entleerte Sammelflasche und befestigen Sie die Steckverbin-
der analog wieder.
4. Achten Sie auf den richtigen Anschluss. Der Schlauch zwischen Pumpe und Sammelflasche ist
mit einem hydrophoben Filter ausgestattet und mit einem schwarzen Ring gekennzeichnet.
Der Saugstutzen auf der Unterseite des Deckels befindet sich auf der Seite mit dem Absaug-
schlauch für das Medium (ohne Ring).
5. Der maximale Füllstand der Sammelflasche beträgt 75 %.
6. Bei **Vakuumflaschen mit absperrbaren Anschlüssen** im Schraubdeckel, kann das Vakuum
nach dem Entfernen der Steckverbindungen nicht durch die Kupplung entweichen.
Bitte verfahren Sie wie folgt:
 - a) Entfernen Sie die markierte Steckverbindung mit dem Membranfilter.
 - b) Halten Sie die Pipette in ein leeres Gefäß und drücken Sie das Handstück vorsichtig zu.
Jetzt entweicht das Vakuum und etwas Restflüssigkeit aus dem Schlauch.
 - c) Entfernen Sie nach dem Belüften die Steckverbindung mit dem Schlauch und Pipette.
 - d) Die Schraubkappe der Sammelflasche kann erst nach dem Belüften gelöst werden.