


## Einsetzen des Sicherheitsfilters (Art.-Nr. 290110, 1 VE = 3 Stück)

Die Sicherheitsfilter-Seite mit der Bezeichnung „INLET“ (erhabene Schrift auf Rand Sicherheitsfilter) ist an das kürzere Schlauchende mit der Steckverbindung anzubringen.

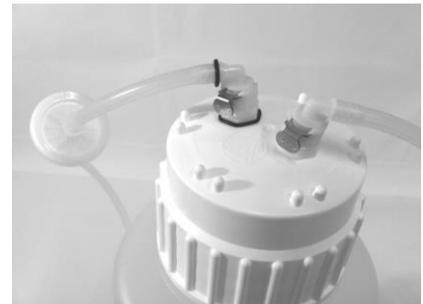

## Austausch des hydrophoben Filters

Der hydrophobe Filter ist bis zu 20mal autoklavierbar. Danach sollte ein neuer hydrophober Filter zwischen die Schläuche eingesetzt werden, damit die Sterilität weiterhin gewährleistet ist. Die Autoklavierzyklen bestimmt der Anwender, wir empfehlen, nach spätestens alle 5 Tage zu autoklavieren.